

A ParasiTrap® szedimentációs eljárás kiértékelése:

A székletminta összmennyiségének (összsúlyának) az ismerete könnyen lehetővé teszi, hogy kiszámoljuk a paraziták grammonkénti koncentrációját.

A MEGKÍVÁNT VALIDITÁS FELTÉTELEI:

- > Ajánlott a többszöri mintavétel
- > Minél jobb a székletminta feloldása, annál jobb az eredmény
- > A székletmintának a lehetőleg frissnek kell lennie
- > Mintavétel a széklet különböző részeiről
- > A mintavétel megismétlése különböző időpontokban
- > Két vizsgálat eredményesebb, mint egy
- > A székletminta két különböző eljárással - flotációval és szedimentációval - történő feldolgozása megnöveli a vizsgálat eredményességét.
- > Használja lehetőleg a nagyobb fedőlemezt (24 x 60 mm). Vizsgálja át a tárgylemezt szisztematikusan és alaposan.
- > Folyékony székletminta esetén:
Vegyen maximum 10 ml próbaanyagot egy pipetta segítségével.

További kiegészítő információ a parazitológiai szakirodalomban megtalálható.

biosepar *ANIMAL line*

A SZÉKLET PARAZITÁKKAL VALÓ FERTŐZÖTTSÉGÉNEK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA

- *BIG ANIMALS* -


FLOTÁCIÓS ELJÁRÁS



ÁLLATORVOSI CÉLRA



MUNKAFOLYAMAT

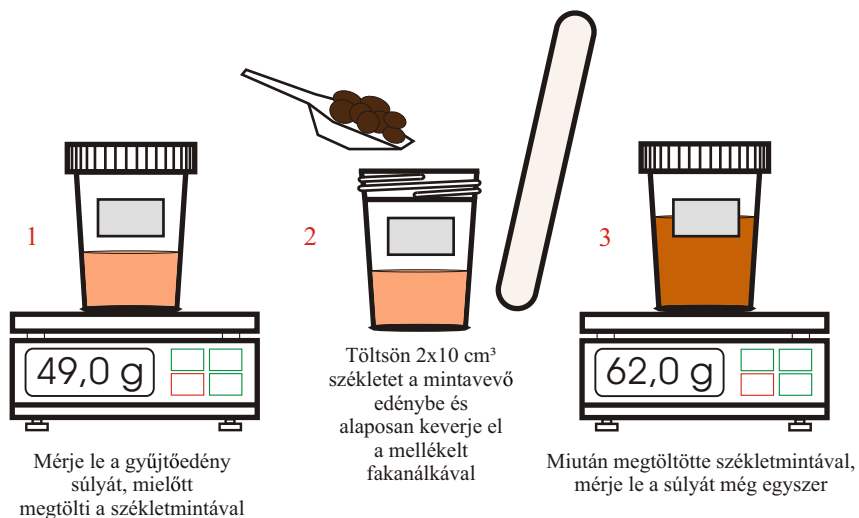

A vett székletmintának a súlya (a fenti példában 13,0 g) a mért értékek közötti különbség

